

Fuzion FA-100

Instrucciones de uso

Antes de Empezar

Gracias por la compra su Mini balanza digital FA-100. Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes del uso. Esta balanza es un instrumento de precisión. Con un normal cuidado y trato, le proporcionará muchos años de uso.

- Nunca exceda la carga máxima de la balanza
- No la exponga a altas o bajas temperaturas. Su balanza trabaja bien con una temperatura normal de una habitación de interior. Permita a la balanza aclimatarse por lo menos una hora antes de la pesada a la temperatura del entorno.
- Deje que la balanza se estabilice. Esta operación es interna, empieza con el encendido y tarda más o menos de 30 a 60 sg.
- Mantenga su balanza en una zona limpia de polvo, vibraciones, humedad, corrientes de aire y distanciada de otros aparatos electrónicos que pueden causar una mala legibilidad y precisión.
- Manejarla con cuidado. Si la trata bien, sin golpes ni caídas, le será muy duradera. Tiene un sensor interno muy delicado.
- Solamente operar con la balanza en un sitio estable, libre de vibraciones.

OPERACIÓN

- 2) Ponga la balanza en un sitio horizontal y estable
- 3) Presione la tecla ON
- 4) Espere a que el display aparezca "0,00"
- 5) Ponga el objeto en la plataforma de pesada
- 6) Usando la tecla M, puede cambiar entre los distintos modos de pesada g,ct,dwt,gn

OPERACIÓN TARA

1. Encienda la balanza
2. ponga un recipiente encima de la plataforma de pesada
3. presione T(TARE), y espere a que la balanza aparezca "0.00"
4. añada dentro de la tapa protectora la cosa a pesar

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica completamente calibrada, recalíbrela si comprueba que no pesa correctamente.

– *Calibración Avanzada*

1. Encienda la balanza
2. Presione la tecla M primero y sin dejar de presionar, hasta que aparezca en pantalla CAL,
3. Presione la tecla M de nuevo.
4. Aparecerá el peso que debe ponerle en pantalla, Ponga la pesa justo en el medio de la plataforma de pesada, espere 3-4 segundos, hasta que el display ponga "PASS"
5. Retire la pesa de la balanza y apáguela.
6. FIN

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La primera razón de malfunción o mal lectura son las baterías bajas, calibración incorrecta, sobrecarga o no estar la balanza en una superficie totalmente horizontal y libre de vibraciones.

ERRORES EN EL DISPLAY

- “LO” Cambie las pilas
- “OUT2” Calibre la balanza
- “O-LD” Ha excedido la capacidad de la balanza, retire inmediatamente el peso si no quiere dañarla
- “LLLL” Las células de carga se encuentran dañadas, por un golpe, caída, sobrecarga, humedad...etc.
Intente recalibrar la balanza. Si no está muy dañada la célula podrá volver a utilizarla
- “UNST” Use la balanza en una superficie horizontal.

