

HP-100X

instrucciones de uso

Antes de Empezar

Gracias por la compra su Mini balanza digital HP-100X. Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes del uso. Esta balanza es un instrumento de precisión. Con un normal cuidado y trato, le proporcionará muchos años de uso.

- Nunca exceda la carga máxima de la balanza
- No la exponga a altas o bajas temperaturas. Su balanza trabaja bien con una temperatura normal de una habitación de interior. Permita a la balanza aclimatarse por lo menos una hora antes de la pesada a la temperatura del entorno.
- Deje que la balanza se estabilice. Esta operación es interna, empieza con el encendido y tarda más o menos de 30 a 60 sg.
- Mantenga su balanza en una zona limpia de polvo, vibraciones, humedad, corrientes de aire y distanciada de otros aparatos electrónicos que pueden causar una mala legibilidad y precisión.
- Manejarla con cuidado. Si la trata bien, sin golpes ni caídas, le será muy duradera. Tiene un sensor interno muy delicado.
- Solamente operar con la balanza en un sitio estable, libre de vibraciones.

OPERACIÓN

- 2) Ponga la balanza en un sitio horizontal y estable
- 3) Presione la tecla ON
- 4) Espere a que el display aparezca “0,00” (recomendable min 30 sg)
- 5) Ponga el objeto en la plataforma de pesada
- 6) Usando la tecla UNITS, puede cambiar entre los distintos modos de pesada gr,oz,ozt,gn
- 7) Presione la tecla LIGHT, para encender o apagar la luz en el display.

OPERACIÓN TARA

1. Encienda la balanza
2. ponga un recipiente encima de la plataforma de pesada
3. presione ZERO(TARE), y espere a que la balanza aparezca “0.00”
4. añada dentro de la tapa protectora la cosa a pesar

CALIBRACIÓN

– Calibración Avanzada

1. Apague la balanza
2. Presione la tecla CAL primero y sin dejar de presionar, pulse la tecla ON hasta que aparezca en el display “CAL”. Suelte las teclas.
3. Presione la tecla CAL de nuevo. Ahora parpadeará la palabra “CAL” indicándole la pesa que tiene que poner encima de la plataforma, en su caso “100.00”.
4. Ponga la pesa de 100gr justo en el medio de la plataforma de pesada, espere 3-4 segundos, hasta que el display ponga “PASS”
5. Retire la pesa de la balanza y apáguela.
6. FIN

FUNCION CUENTAPIEZAS

Cuando la balanza se enciende y en el display aparezca “0.00”, seleccione un número (25,50,75 o 100 unidades) de artículos de los cuales necesita contar y póngalos encima de la plataforma como muestra. Presione y mantenga la tecla PCS, en el display aparecerá 100. Entonces presione la tecla CAL para elegir el número seleccionado.

(ej: si pone 25 unidades encima de la plataforma, entonces elija 25)

presione la tecla PCS para entrar en el modo cuentapiezas, ponga los artículos encima de la plataforma y en el display aparecerá automáticamente las unidades exactas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La primera razón de malfunción o mal lectura son las baterías bajas, calibración incorrecta, sobrecarga o no estar la balanza en una superficie totalmente horizontal y libre de vibraciones.

“LO”	Cambie las pilas
“QUE2”	Calibre la balanza
“O-LD”	Ha excedido la capacidad de la balanza(50gr), retire inmediatamente el peso si no quiere dañarla
“LLLL”	Las células de carga se encuentran dañadas, por un golpe, caída, sobrecarga, humedad...etc. Intente recalibrar la balanza. Si no está muy dañada la célula podrá volver a utilizarla
“UNST”	Use la balanza en una superficie horizontal.